

# 复方过氧化物消毒液

(杀孢子剂)

Technical Datasheet

过滤型



## 产品优势 PRODUCT ADVANTAGES

- ☑ 按GMP要求，在C+A环境生产
- ☑ 使用注射用水配制生产
- ☑ 0.22 $\mu$ m滤芯双重除菌过滤
- ☑ 多种规格，可应用于不同级别洁净区
- ☑ 即开即用
- ☑ 可提供消毒液验证服务和技术支持
- ☑ 低残留，可提供残留报告
- ☑ 按一定比例稀释后，可作为消毒剂使用

## 产品使用说明 PRODUCT INSTRUCTIONS

- 本品适用于GMP C/D级洁净区内各类化学相容性较好的表面，如墙面、天花板、地板、设备、以及物品传递消毒等
- 本品即开即用，直接使用，喷雾、擦拭或者浸泡
- 1. 物体表面消毒：将本品均匀喷雾于物体表面，使其保持湿润或以擦拭布、拖布等蘸取本品擦拭物体表面1-2遍，作用时间 $\geq$ 10mins
- 2. 浸泡消毒：将物品完全浸泡于本品中，作用时间 $\geq$ 10mins

\*使用前请仔细阅读产品标签和安全数据表

## 产品应用 APPLICATION

- 【材料相容性】与洁净区内大部分材质有良好的相容性，对铜、黄铜、锌等有腐蚀性
- 【有效期】1年
- 【储存】避光、通风、干燥处，常温密闭保存
- 【微生物效力】可杀灭一切细菌繁殖体(包括分枝杆菌)、病毒、真菌及孢子等

\*功效测试依据：《药品GMP指南(无菌药品)》《消毒技术规范》USP1072 及 PDA TR70

## 技术数据 TECHNICAL DATA

主要活性成分：过氧化氢、过氧乙酸  
感官性状：无色或浅黄色透明液体，无杂质，无沉淀，具有刺激性气味，并带有醋酸味。

根据需要可提供技术数据：

- 产品技术数据报告
- 验证报告
- 分析报告 (COA)
- MSDS

包装方式	产品名称	产品货号	产品规格	包装
非无菌包装	复方过氧化物消毒液	SDN11-500	500ML/瓶	16瓶/箱
		SDN11-01G	1GAL/瓶	4瓶/箱

